


dokuxpert

in a Nutshell

Eine kurze Übersicht von App und Dashboard

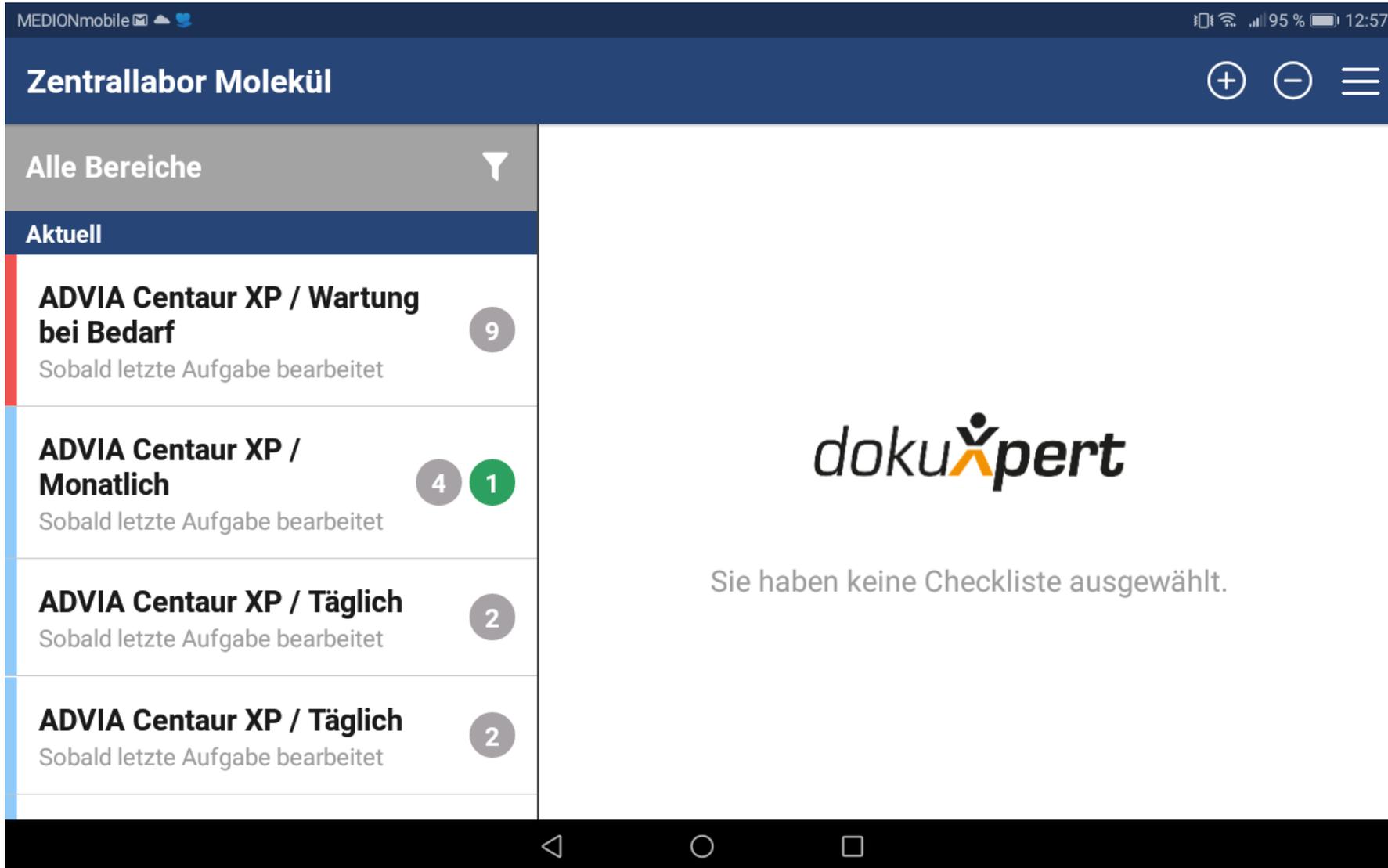

App

Nach Öffnen der App auf dem Tablet: Anzeige der Checklisten zur Auswahl und Bearbeitung

MEDIONmobile 93% 13:12

Zentrallabor Molekül


Labormitarbeiter

Aktuell

Labormitarbeiter	Aufgaben
ADVIA Centaur XP / Monatlich Sobald letzte Aufgabe bearbeitet	<p>Sobald letzte Aufgabe bearbeitet</p> <p>Monatlicher Wartungsplan</p> <hr/> <p>Außenseite der Zusatzreagenzadeln reinigen Außenseite der Zusatzreagenzadeln reinigen</p> <hr/> <p>Außenseite der Aspirationsadeln reinigen Außenseite der Aspirationsadeln reinigen</p> <hr/> <p>Reinigung des Luftfilters Reinigung des Luftfilters</p> <hr/> <p>Systemreinigung, monatlich Systemreinigung, monatlich</p> <hr/> <p>Reagenzadeln von außen reinigen ✓ Reagenzadeln von außen reinigen</p>
ADVIA Centaur XP / Täglich Sobald letzte Aufgabe bearbeitet	2
ADVIA Centaur XP / Täglich Sobald letzte Aufgabe bearbeitet	2
ADVIA Centaur XP / Täglich Sobald letzte Aufgabe bearbeitet	2
ADVIA Centaur XP / Täglich Sobald letzte Aufgabe bearbeitet	2


App

Checkliste gewählt, erledigte und neue Aufgaben werden angezeigt zur Auswahl und Bearbeitung

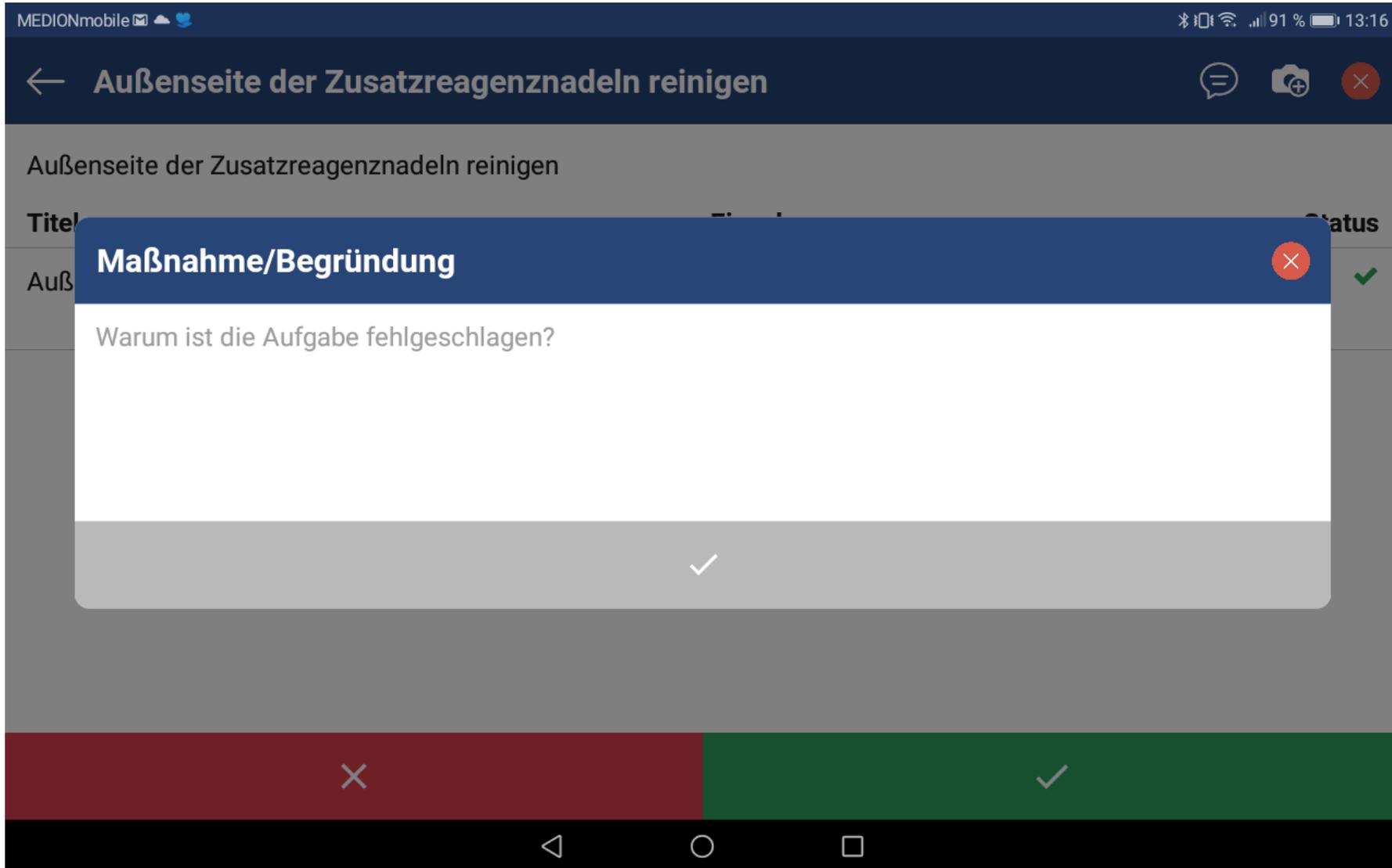

App

Maßnahmen-Eingabe, wenn die Aufgabe nicht erledigt werden kann, oder etwas nicht i.O. ist.

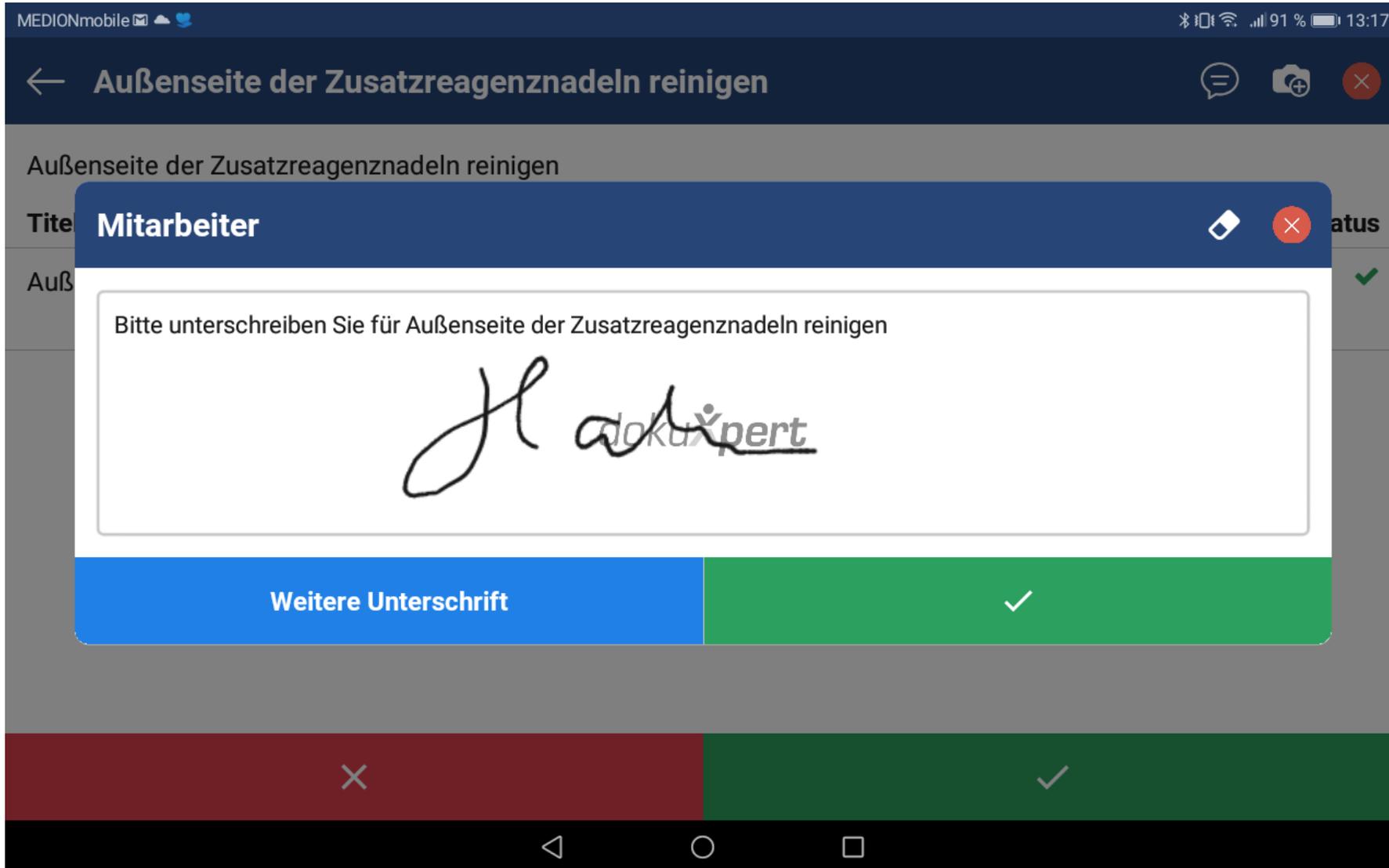

App

1 oder mehrere Unterschriften nach Erledigung der Aufgabe möglich.

← Außenseite der Zusatzreagenznapeln reinigen




Außenseite der Zusatzreagenznapeln reinigen

Titel	Eingabe	Status
Außenseite der Zusatzreagenznapeln gereinigt?	Ja 13.09.2019, 13:16 Uhr	✓



App

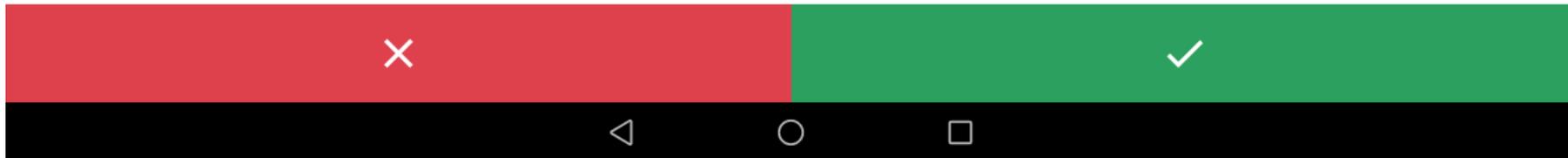

Detailansicht der erledigten Aufgaben

"ZenMol_24h_2019_09_13.pdf"



Demo Labor "Molekül"
 Zentrallabor Molekül
 Elias-Eller-Straße 33
 42369 Wuppertal
 Germany

24 Stunden-Bericht

Stand:
 13.09.2019, 13:13 Uhr
Zeitraum:
 13.09.2019, 00:00 Uhr-23:59 Uhr

Checklisten Gesamtübersicht

(N) = Nachkontrolle
 (A) = Anweisung

App

ADVIA Centaur XP / Täglich

Von 29.08.2019 00:00, Zeitlich unbeschränkt

Bezeichnung	Status	Ergebniswerte	Begründung
Reinigungslösung kontrollieren/auswechseln	⚠ Ausstehend	• Reinigungslösung kontrolliert/auswechselt?: -	
Tägliche Reinigung	⚠ Ausstehend	• Reinigung durchgeführt?: -	

ADVIA Centaur XP / Wartung bei Bedarf

Von 29.08.2019 00:00, Zeitlich unbeschränkt

Bezeichnung	Status	Ergebniswerte	Begründung
Reinigung der Nadelwaschstationen	⚠ Ausstehend	• Nadelwaschstationen gereinigt?: -	
Reinigung der Verschlusskappe der Reagenzkammer	⚠ Ausstehend	• Verschlusskappe der Reagenzkammer gereinigt?: -	
Reinigung der Reagenzkammer und Halterung für Reagenzpackungen	⚠ Ausstehend	• Reagenzkammer und Halterung für Reagenzpackungen gereinigt?: -	
Datenbankpflege durchführen (min. halbjährlich)	⚠ Ausstehend	• Datenbankpflege durchgeführt (min. halbjährlich): -	

Bericht: derzeitiger Bearbeitungsstand

Dashboard

dokuXpert

Ausloggen

- Filialen
- Checklistenvorlagen
- Aufgabenvorlagen
- Labels
- Rollen
- Benutzerkonten
- Berichte
- Unternehmensdaten

Sprache wechseln

Deutsch

Demo Labor "Molekül" 09:56 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin

Filialen

Nach Land filtern... Nach Stadt filtern... Gruppieren nach...

Suchen...

Zentrallabor Molekül

Elias-Eller-Straße 33
42369
Wuppertal
Germany

Dashboard: zentrale Einstellungen wählen, Vorlagen generieren, Berichte definieren, usw.

Dashboard

The screenshot shows the 'dokuXpert' dashboard for 'Demo Labor "Molekül"'. The left sidebar contains navigation options: Ausloggen, Filialen, Checklistenvorlagen, **Aufgabenvorlagen**, Labels, Rollen, Benutzerkonten, Berichte, Unternehmensdaten, and a language switcher set to 'Deutsch'. The main content area is titled 'Aufgabenvorlagen' and includes 'Exportieren' and 'Importieren' buttons. A search bar and a 'Filtern nach Labels:' dropdown are present. Below is a table of task templates:

Titel	In Verwendung
Abfallnadel und Küvettenauswurf abwischen Abfallnadel und Küvettenauswurf abwischen ADVIA Centaur XP	1x
Auffüllen der Reinigungslösung Auffüllen der Reinigungslösung ADVIA Centaur XP	1x
Außenseite der Aspirationsnadeln reinigen Außenseite der Aspirationsnadeln reinigen ADVIA Centaur XP	1x
Außenseite der Zusatzreagenznadeln reinigen Außenseite der Zusatzreagenznadeln reinigen ADVIA Centaur XP	1x

Aufgabenvorlagen als Bestandteile der Checklistenvorlagen verwalten (400 sind bereits im System).

Dashboard

dokuXpert

Demolabor "Molekül" 10:45 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin

Rollen

Suchen...

Rollenbezeichnung	Zusammenfassung	In Verwendung
Admin	<ul style="list-style-type: none">Unternehmensebene<ul style="list-style-type: none">✓ Unternehmenseinstellungen✓ Abonnements✓ Labels✓ Aufgabenvorlagen✓ ChecklistenvorlagenFilialebene<ul style="list-style-type: none">✓ Filialeinstellungen✓ Ereignisse✓ Bereiche✓ Checklisten✓ Aufgaben✓ Berichte	0x

Total: 1 Eintrag

Benutzer -Verwaltung und -Berechtigungen im Rollen-Management.

Dashboard

The screenshot displays the DokuXpert web application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'dokuXpert' and a user profile icon with 'Ausloggen'. The sidebar menu includes: Filialen, Checklistenvorlagen, Aufgabenvorlagen, Labels, Rollen, Benutzerkonten, **Berichte** (highlighted), Unternehmensdaten, and Sprache wechseln (Deutsch). The main content area is titled 'Demo Labor "Molekül"' with a clock icon and '10:59 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin'. Below this is a 'Berichte' section with a 'Filialleistungsberichte' dropdown. The main heading is 'Konfigurieren der Berichtseinstellungen' with a '→ Vorschau & Druck' button. The 'Zielsprache' is set to 'Deutsch'. The 'Intervall' is set to 'Wöchentlich'. A prompt asks to 'Bitte eine oder mehrere Filiale auswählen'. There are filters for 'Nach Land filtern...' and 'Nach Stadt filtern...', and a 'Gruppieren nach...' dropdown. A search bar contains 'Suchen...'. Below is a table of branches:

Filialen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zentrallabor Molekül Elias-Eller-Straße 33 42369 Wuppertal Germany

Qualitätsmanagement-Leistungsberichte für Einzelunternehmen und Filialbetriebe

Dashboard

The screenshot shows the DokuXpert dashboard for 'Zentrallabor Molekül'. The interface includes a dark sidebar on the left with the logo, a user profile, and a list of navigation items: 'Zurück zu den Filialen', 'Filiale Dashboard', 'Ereignisse', 'Kalender', 'Berichte', 'Checklisten', 'Aufgaben', 'Bereiche', and 'Filialeinstellungen'. At the bottom of the sidebar, there is a language selector set to 'Deutsch'. The main content area features a top header with the user's name, time, and location, and a grid of eight large, light-colored buttons with icons and labels: 'Ereignisse' (bell icon), 'Kalender' (calendar icon), 'Berichte' (document icon), 'Checklisten' (list icon), 'Aufgaben' (checklist icon), 'Bereiche' (screen icon), 'Filialeinstellungen' (gear icon), and 'Zurück zu den Filialen' (back arrow icon).

Kalender, Ereignisse, Berichte, Checklisten, Aufgaben und Bereiche einrichten und verwalten

Dashboard

dokuXpert

Zentrallabor Molekül 11:17 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin

Checklisten Exportieren

Filtern nach Planung... Filtern nach Bereichen...

Suchen...

Name	Planung	Bereiche	Vorlagen	Aufgaben
ADVIA Centaur XP / Monatlich Monatlicher Wartungsplan	Beginnen am 29.08.19, 00:00, Zeitlich unbegrenzt ☑️ Monatlich, Wiederholung für immer	Labormitarbeiter		5
ADVIA Centaur XP / Täglich Täglicher Wartungsplan	Beginnen am 29.08.19, 00:00, Zeitlich unbegrenzt ☑️ Täglich, Wiederholung für immer	Labormitarbeiter		2
ADVIA Centaur XP / Wartung bei Bedarf	Beginnen am 29.08.19, 00:00, Zeitlich unbegrenzt ☑️ Keine Wiederholung	MA		9
ADVIA Centaur XP / Wöchentlich	Beginnen am 29.08.19, 00:00, Zeitlich unbegrenzt ☑️ Wöchentlich am Montag, Wiederholung für immer	Labormitarbeiter		4

Total: 4 Einträge

Beispiel Checklisten: In Bereiche separiert und Sicht auf die Summe der enthaltenen Aufgaben.

Dashboard

The screenshot shows the 'dokuXpert' dashboard interface. The top header includes the logo, user profile, and 'Ausloggen' button. The main navigation sidebar on the left lists various dashboard components. The 'Aufgaben' section is active, displaying a table of tasks with columns for title, checklists, templates, and labels. The tasks listed are related to maintenance and cleaning of ADVIA Centaur XP equipment.

Zentrallabor Molekül 11:27 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin

Aufgaben Exportieren

Filtern nach Labels:

Suchen...

Titel	Checklisten	Vorlage	Labels
Abfallnadel und Küvettenauswurf abwischen	● ADVIA Centaur XP / Wartung bei Bedarf	Abfallnadel und Küvettenauswurf abwischen	● ADVIA Centaur XP
Auffüllen der Reinigungslösung	● ADVIA Centaur XP / Wöchentlich	Auffüllen der Reinigungslösung	● ADVIA Centaur XP
Außenseite der Aspirationsnadeln reinigen	● ADVIA Centaur XP / Monatlich	Außenseite der Aspirationsnadeln reinigen	● ADVIA Centaur XP
Außenseite der Zusatzreagenznadeln reinigen	● ADVIA Centaur XP / Monatlich	Außenseite der Zusatzreagenznadeln reinigen	● ADVIA Centaur XP
Datenbankpflege durchführen (min. halbjährlich)	● ADVIA Centaur XP / Wartung bei Bedarf	Datenbankpflege durchführen (min. halbjährlich)	● ADVIA Centaur XP

Beispiel: Die einzelnen Aufgaben der Checklisten.

Dashboard

The screenshot shows the dokuXpert dashboard interface. The top header includes the logo, user information, and time. The sidebar menu on the left contains various navigation options, with 'Bereiche' highlighted. The main content area displays two cards: a blue card for 'Labormitarbeiter' with 3 checklists, and a red card for 'MA' with 1 checklist.

dokuXpert

Zentrallabor Molekül 11:44 Uhr 15.09.19 Europe/Berlin

Bereiche

- Ausloggen
- Zurück zu den Filialen
- Filiale Dashboard
- Ereignisse
- Kalender
- Berichte
- Checklisten
- Aufgaben
- Bereiche**
- Filialeinstellungen

Sprache wechseln

Deutsch

Labormitarbeiter
3 Checklisten

MA
1 Checkliste

Das Unternehmen hat Bereiche, Bereiche haben Checklisten und Checklisten haben Aufgaben

tempcontrol®

dokuxpert

Digitale Qualitätssicherung

LÜCKENLOSE DIGITALE EIGENDOKUMENTATION

KINDERLEICHTE BENUTZEROBERFLÄCHE

INTEGRATION VON FOTOS, VIDEOS, PDFS

tBrix-TEMPERATURDATEN CLEVER EINBINDEN

SPART KOSTEN UND ZEIT

CHECKLISTEN ZU 100% INDIVIDUALISIERBAR

ENTHÄLT 400 FREIE AUFGABENVORLAGEN

ROLLEN-MANAGEMENT AUCH FÜR

FREMDDIENSTLEISTER

tempControl GmbH Elias-Eller-Str. 33 42369 Wuppertal
+49 202 24777 0 vertrieb@tempcontrol.info

App und dashboard powered by  flowtify